

Шохой уусмлыг хийх арга



Ямар туршилт дээр шохой ус хэрэглэгдэг вэ?

CO₂ таних.

Хэрэглэгдэхүүн

Шохой(CaCO₃), шаазан аяга, халбага, штатив, хийн дэнлүү, шүдэнз, тагтай сав

Хийх арга

1. Шаазан аяганд нунтаг шохойг хийж хийн дэнлүүгээр халаах.
2. Халбагаар холиод 5-10 минут халаах.
3. Тагтай саванд халаасан шохойг хийгээд ус нэмэх.


Багшид өгөх зөвлөмж

- (1) Шохой 825°C-аас их халаах хэрэгтэй учраас хийн дэнлүү


хэрэглэх хэрэгтэй.




Хохой уусмал болно.

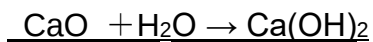

CO₂-тай урвалд ороод цагаан болно.

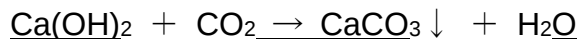

CO₂ их байвал тунгалаг болно.

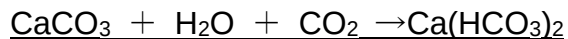

- (2) Халаасан шохойнд(CaO) ус нэмээд уусмалыг олон дахин хэрэглэж болно.

- (3) Шохойн уусмал агаарт CO₂-тэй урвалд ордог учраас тагтай саванд хадгалах хэрэгтэй.



Туршилт төлөвлөгөө бичсэн:

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро
Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн Биологийн багш Б.Чанцалдулам